

## Coomassie Brilliant Blue Fast Staining solution

### 考马斯亮蓝快速染色液

#### 简介

考马斯亮蓝快速染色液(Coomassie Blue Fast Staining Solution)是以考马斯亮蓝 R-250 为染料配制而成的染色液，可用于 SDS-PAGE 或非变性 PAGE 蛋白电泳胶的快速染色，或 Western 转膜后 PAGE 胶上残余蛋白的检测。考马斯亮蓝快速染色液采取新配方，超薄胶只需染色 10 分钟，就可以显示出清晰的蛋白电泳条带。

**编号： C05-04001**

**规格： 250ml, 500ml**

**保存方法： 室温密封保存。**

#### 使用说明：

- 1.电泳结束后，将凝胶剥离玻璃板，直接放入染色盒中，加入适当体积的考马斯亮蓝快速染色液，使染色液能盖住胶，且液面至少高出三个胶的厚度为宜。
- 2.在摇床上摇动染色不少于 10 分钟；如果胶非常厚，染色的时间需适当延长。
- 3.倒掉染色液（可以回收重复使用），用蒸馏水洗涤 2-3 次。
- 4.加入脱色液，在摇床上摇动脱色，期间更换脱色液 3-4 次，至背景无色。
- 5.扫描或拍照记录。

#### 注意事项：

- 1.本染色液为酸性，有轻微腐蚀性，使用时请作必要防护。
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。